

Handleiding Notion Lite Software




Inhoudsopgave

Inloggen	3
Stap 1 Ga naar de website.....	3
Stap 2 Voer gegevens in	3
1. Home	4
2. Sensor name	5
3. Data	5
4. Alarm	6
5. Live Data	7
6. Door Alarm	7
7. Battery Level.....	7
8. Audit	7
9. Report.....	7
10. Settings.....	8
Transmitters	8
Name	8
Device ID.....	8
Enabled	8
Device Options	8
Alarm Options.....	8
Users.....	9
Gebruiker toevoegen.....	9
Account.....	10
Change password	10
Alarm uitzetten.....	11
Nieuwe voucher code invoeren	13

Inloggen

Stap 1 Ga naar de website

Via de website www.re5al.nl kunt u eenvoudig inloggen bij Notion Lite. Rechtsbovenaan op de site vindt u de button: 'Inloggen Notion Lite >>', als u hier op klikt wordt u geleid naar de Notion Lite inlog pagina.

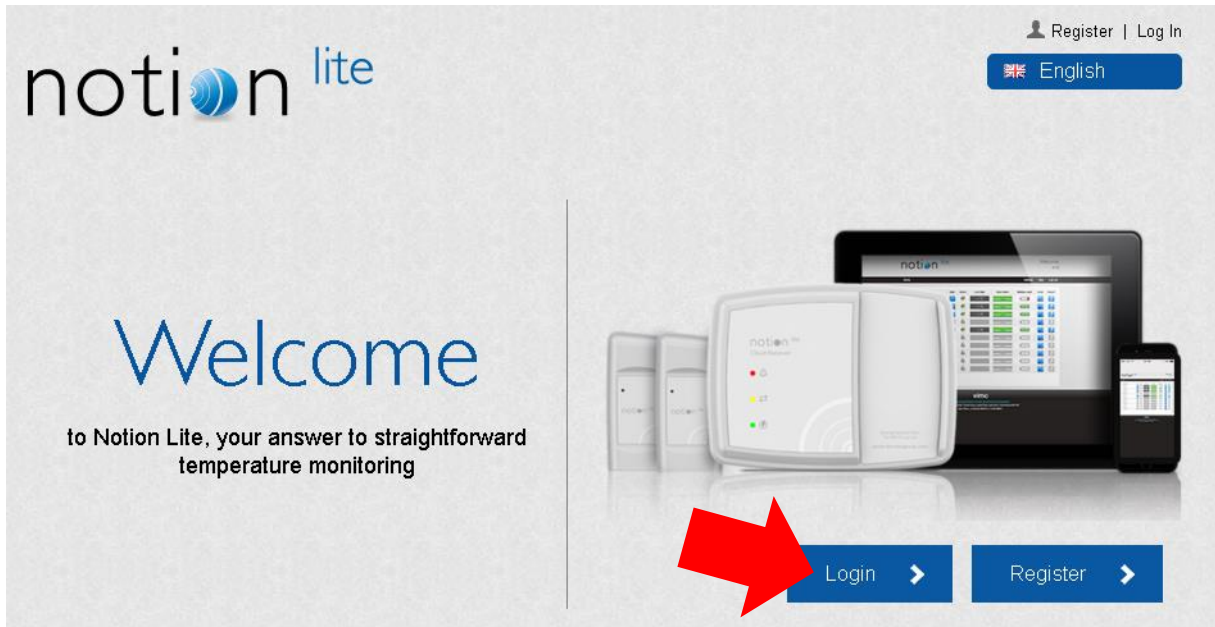

Klik op de login button

Stap 2 Voer gegevens in

1. Home

Hieronder vindt u een screenshot van het hoofdmenu, de rode cijfers komen overeen met de cijfers onder het screenshot. Daar vindt u een korte uitleg van de functies die u in het hoofdmenu ziet. Ook komen deze cijfers overeen met hoofdstukken van deze handleiding.

Sensor Name	Data	Alarm	Live Data	Door Alarm	Battery Level	Audit	Report
KOELKAST RE5AL 5000025689			7.3 °C				
KK Stimag 50000255C9			8.2 °C				
Stimag hal 5000027289			17.0 °C				
Re5al hal 5000025748			15.9 °C				
Deur vriezer 5000031009			21.4 °C				
-60°C Vriezer 50000329C9			-27.4 °C				
Test 5000036688			-- °C				


- 1. Home;** door een klik op deze button komt u altijd weer terug op deze pagina
- 2. Sensor name;** Hieronder vindt u het aantal sensoren dat u in gebruik heeft. Deze sensoren kunt u zelf benoemen (zie hoofdstuk 10)
- 3. Data;** Als u op de blauwe vakjes onder data klikt komt u eenvoudig bij de data van deze sensor, deze zijn in een grafiek weergegeven.
- 4. Alarm;** Dit symbool geeft aan of er wel of geen alarm is (geweest).
- 5. Live Data;** De temperatuur die u ziet staan onder Live Data geeft aan welke temperatuur de sensor op dit moment meet. Als u met uw muis eroverheen gaat verschijnt ook de tijd van de laatste data.
- 6. Door Alarm;** Hier kunt u zien welke sensoren een deur alarm hebben en of deze wel of niet in alarm is.
- 7. Battery Level;** Hier ziet u het batterijniveau per zender.
- 8. Audit;** Door op het blauwe audit logo te klikken kunt u alle Audits terug kijken.
- 9. Report;** Via deze knop kunt u gemakkelijk en eenvoudig rapporten bekijken en afdrucken, hier zijn alle gemeten gegevens van deze sensor op terug te vinden.
- 10. Settings;** Instellingen, zenders instellen, alarmen zetten enz.
- 11. Help;** Help functie.
- 12. Log Out;** Uitloggen.

2. Sensor name

In het hoofdmenu zijn eenvoudig de sensoren terug te vinden. Het wijzigen van deze namen kan bij: Settings > Transmitters > Edit (zie ook Hoofdstuk 10 > Device options)

3. Data

Zodra je op dit blauwe symbool klikt krijg je het volgende scherm te zien:

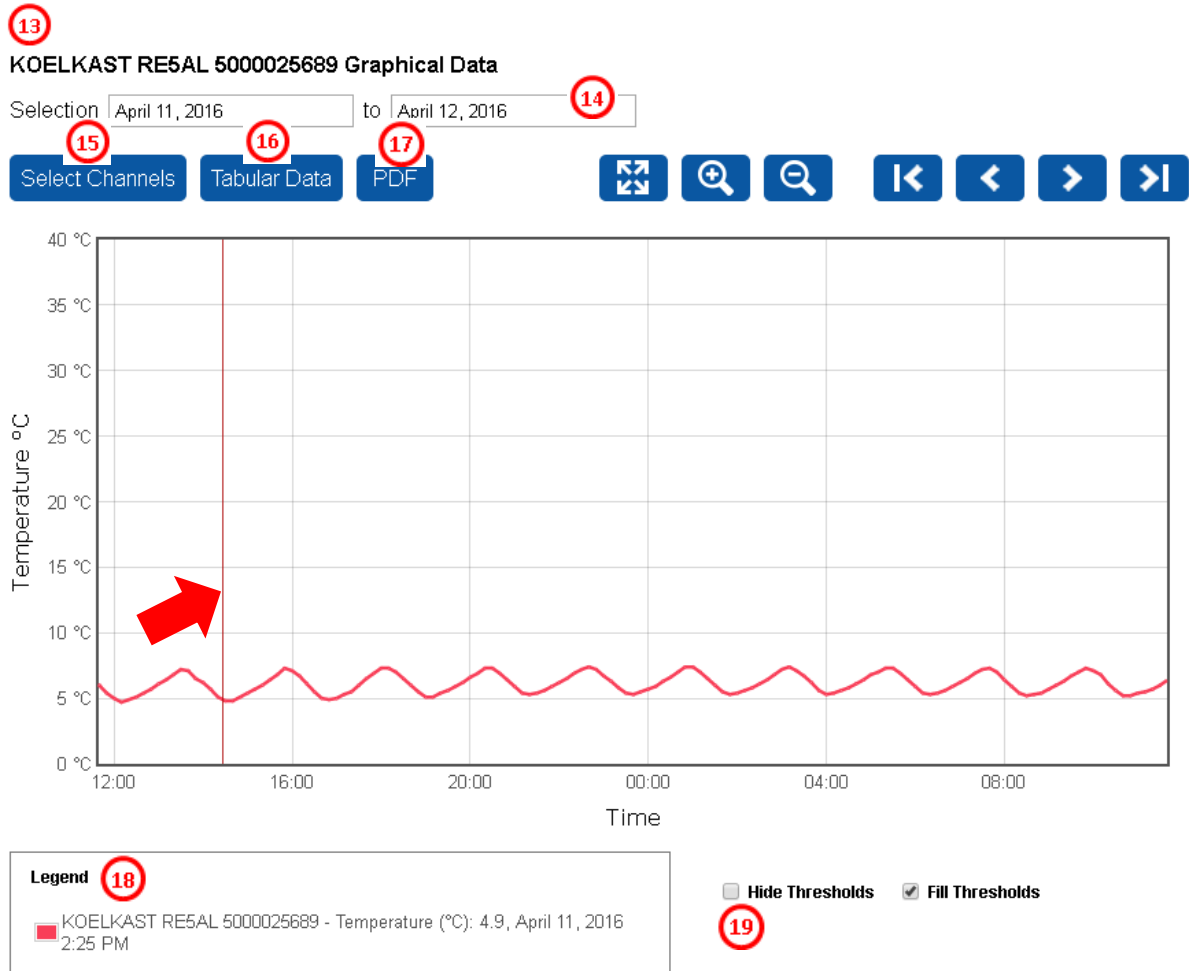

Als je met je muis over de grafiek gaat komt er een rode lijn in beeld, onderaan bij Legend zie je de gegevens veranderen als je de lijn over de grafiek beweegt.

- 13.** Dit is de naam van de zender
- 14.** Vul hier de gewenste datum in om de betreffende gegevens naar voren te krijgen.
- 15. Select Channels;** Hier kunnen meerdere zenders en kanalen aangevinkt worden zodat deze toonbaar zijn in één grafiek.
- 16. Tabular Data;** Alle data in een tabel
- 17. PDF;** De grafiek exporteren als PDF zodat deze kan worden opgeslagen/afgedrukt.
- 18. Legend;** De legenda, hierin is de informatie terug te lezen die naar voren komt als u met de muis over de grafiek gaat.
- 19. Thresholds;** alarmwaardes, wilt u deze tonen of niet?

4. Alarm

Dit alarm kan ingesteld worden bij Settings > transmitters > thresholds. U krijgt dan het volgende scherm.

Thresholds for KOELKAST RE5AL 5000025689

General Thresholds

Threshold Type	Threshold	Enabled	
Battery	1 bar(s)	<input type="checkbox"/>	Edit
Missing Data	60 min(s)	<input type="checkbox"/>	Edit

Channel 1 : Temperature

Threshold Type	Threshold	Enabled	
High High	10 °C	<input type="checkbox"/>	Edit
High	8 °C	<input type="checkbox"/>	Edit
Low	6 °C	<input type="checkbox"/>	Edit
Low Low	4 °C	<input type="checkbox"/>	Edit



General Thresholds

Hier kunt u de algemene alarm waardes aangeven zoals die van de batterij en gemiste data. In bovenstaand voorbeeld is ingesteld dat er een alarm afgaat als de batterij nog maar 1 streepje aangeeft. Daarnaast gaat er ook een alarm af als er langer dan 60 minuten geen data binnen komt. In dit geval is het alarm uitgezet, dit kunt u zien omdat er bij 'Enabled' geen vinkje in het vakje staan. Al deze instellingen zijn te wijzigen bij 'Edit'.

Channel 1 : Temperature

In deze tabel ziet u 4 verschillende alarm types:

- High High
- High
- Low
- Low Low

Hiermee geeft u de prioriteit van uw alarm aan. Zoals op het screenshot hierboven is te zien, zal er een alarm afgaan boven de 8°C en onder de 6°C komt, maar er komt pas een groot alarm als de temperatuur boven de 10°C en onder de 4°C komt.

(Wanneer de temperatuur boven de 8C of onder de 6c komt. Het groot alarm vind plaats wanneer de temperatuur boven de 10C of onder de 4C komt.)

Zoals u kunt zien zijn de alarmeringen hiervoor ook uitgeschakeld op dit moment, er worden nu dus geen berichten verstuurd als er een alarm is. Als u de vakjes bij 'Enabled' wel aanvinkt kunt u dit ook terugzien bij Hoofdstuk 3 Data (nummertje 19). Al deze gegevens kunnen gewijzigd worden bij 'Edit'.

5. Live Data

De data wordt iedere 30 minuten via de base ontvangen en naar de Cloud Software gezonden. U kunt dus een vertraging van maximaal 30 minuten zien. Bij een eventueel alarm wordt deze direct verstuurd.

6. Door Alarm

Uw zender moet wel voorzien zijn van een deursensor, anders staat dit vakje op grijs. Als de deursensor afgaat zal dit vakje rood kleuren. Groen geeft aan dat de deursensor actief is en dat er geen alarm is.

7. Battery Level

Met behulp van deze indicatie kunt u snel en eenvoudig zien of de batterijen van de zenders aan vervanging toe zijn en om welke zenders dit gaat.

8. Audit

Hier vindt u een overzicht van alle wijzigingen met betrekking tot de zenders (zie onderstaand screenshot)

KOELKAST RE5AL 5000025689 Audit History

Selection to [PDF](#)

Date	Description	Details	User
02 May 2016 13:42	Disabled Channel 1: Temperature LowLow Threshold	Enabled (True > False)	Demonotionlite
02 May 2016 13:42	Disabled Channel 1: Temperature Low Threshold	Enabled (True > False)	Demonotionlite
02 May 2016 13:42	Disabled Channel 1: Temperature High Threshold	Enabled (True > False)	Demonotionlite
02 May 2016 13:42	Disabled Channel 1: Temperature HighHigh Threshold	Enabled (True > False)	Demonotionlite
02 May 2016 13:32	Enabled Channel 1: Temperature LowLow Threshold	Enabled (False > True)	Demonotionlite
02 May 2016 13:32	Enabled Channel 1: Temperature Low Threshold	Enabled (False > True)	Demonotionlite
02 May 2016 13:32	Enabled Channel 1: Temperature High Threshold	Enabled (False > True)	Demonotionlite
02 May 2016 13:32	Enabled Channel 1: Temperature HighHigh Threshold	Enabled (False > True)	Demonotionlite
29 Mar 2016 07:46	Updated Channel 1: Temperature Low Threshold	Threshold (18.5 °C > 6 °C)	Demonotionlite
29 Mar 2016 07:46	Updated Channel 1: Temperature LowLow Threshold	Threshold (18 °C > 4 °C)	Demonotionlite

9. Report

Haal hier eenvoudig rapporten naar voren. Ook hier kan er gemakkelijk een datum geselecteerd worden en kan dit geëxporteerd worden als PDF.

10. Settings

Hier kunnen de instellingen gewijzigd worden.

Transmitters

De zender kunt u helemaal naar uw wensen instellen. Dit kunt u hier aangeven

Transmitter Configuration

Name	Device ID	Enabled	Device Options	Alarm Options
KOELKAST RE5AL 5000025689	50-00-02-56-89	<input checked="" type="checkbox"/>	Swap In Swap Out Edit	Thresholds Notify Suppress
KK Stimag 50000255C9	50-00-02-55-C9	<input checked="" type="checkbox"/>	Swap In Swap Out Edit	Thresholds Notify Suppress
Stimag hal 5000027289	50-00-02-72-89	<input checked="" type="checkbox"/>	Swap In Swap Out Edit	Thresholds Notify Suppress
Re5al hal 5000025748	50-00-02-57-48	<input checked="" type="checkbox"/>	Swap In Swap Out Edit	Thresholds Notify Suppress

Name

Deze naam kunt u zelf wijzigen, dit kan door op het knopje 'Edit' te klikken. We adviseren u het Device ID nummer ook te noemen in de naam van de zender, dit is erg handig als je de zender hebt uitgeschakeld (swipe out) en vervolgens weer wilt inschakelen (swipe in).

Device ID

Dit is het nummer dat achter op de zender staat. Dit is een uniek nummer.

Enabled

Geef hier aan of u wilt dat de zender actief is of inactief. Dit kun u doen door wel of geen vinkje te plaatsen.

Device Options

Swap In | Swap Out | Edit

Swap In; Als de zender staat uitgeschakeld (zie Swap Out) kunt u deze hier weer inschakelen.

Swap Out; hiermee kunt u de zender tijdelijk uitschakelen op afstand. De zender doet dan geen metingen.

Edit; Bij Edit kunt u onder andere de naam van de zender aanpassen.

Alarm Options

Thresholds | Notify | Suppress

Thresholds; de informatie over het instellen van de Thresholds (alarmwaarden) kunt u terugvinden bij Hoofdstuk 4 Alarm.

Notify; Degene die het alarm moet ontvangen kunt u hier toevoegen.

Suppress; hier kunt u aangeven op welke dagen u wel of geen alarm wilt ontvangen.

Users

Hier vindt u een eenvoudig overzicht van alle gebruikers

User Management

User Name	User Role	Enabled	
Peter	User	<input type="checkbox"/>	Edit
Demonotionlite	SystemAdministrator	<input checked="" type="checkbox"/>	Edit
max	User	<input type="checkbox"/>	Edit
Edwin	User	<input checked="" type="checkbox"/>	Edit
Ron	SystemAdministrator	<input type="checkbox"/>	Edit
Maringa	User	<input type="checkbox"/>	Edit



Als u gegevens van een gebruiker wilt wijzigen kunt u dit eenvoudig doen door op '[Edit](#)' te klikken.

Als u een gebruiker wilt activeren of deactiveren kunt u dit doen door wel of geen vinkje te plaatsen in de kolom Enabled.

Ook kunt u hier eenvoudig een gebruiker toevoegen door op de blauwe knop 'Add User' te klikken.

Gebruiker toevoegen

Add User

User Name

User Roles

E-Mail

Phone Number (SMS)



Vul de gegevens van de nieuwe gebruiker in;

- User name: gebruikersnaam
- User Roles: Maak hierbij een keuze tussen
 - o System Administrator

- User
- Administrator

De User kan alle gegevens bekijken, daarnaast kan deze alarmeringen ontvangen.

De administrator kan alles wat een 'User' kan, daarnaast kan de administrator ook zenders toevoegen, alarmeringen instellen en gebruikers toevoegen en bewerken.

De System Administrator kan alles wat een 'User' kan, en kan ook de bedrijfsgegevens wijzigen en betalingsgegevens inkijken en aanpassen.

Account


Account instellingen

Change password

Het wachtwoord kan hier gewijzigd worden. U krijgt dan onderstaan scherm te zien.

Change Password

You're logged in as **Demonotionlite**.

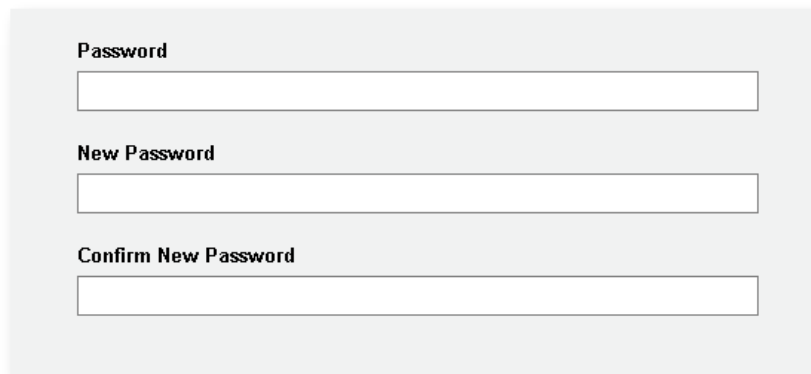


The screenshot shows a 'Change Password' form with three input fields. The first field is labeled 'Password', the second 'New Password', and the third 'Confirm New Password'. Below the form are two buttons: a grey 'Back' button with a left arrow and a blue 'Change Password' button with a right arrow.

- Vul het huidige wachtwoord in
- Vul het nieuwe wachtwoord in
- Bevestig het nieuwe wachtwoord
- Klik op de blauwe button 'Change Password'
- Het wachtwoord is nu gewijzigd

Alarm uitzetten

Wanneer er een alarm is kunt u op verschillende manieren op de hoogte worden gesteld. Zo kunt u een email ontvangen of optioneel een SMS, maar ook geeft de Base-Unit een akoestisch signaal. Dit akoestische signaal kunt u uitzetten door op de reset knop te drukken, deze vindt u naast de ingang van de voedingskabel.

Hieronder ziet u een voorbeeldmail van zo'n alarm notificatie:

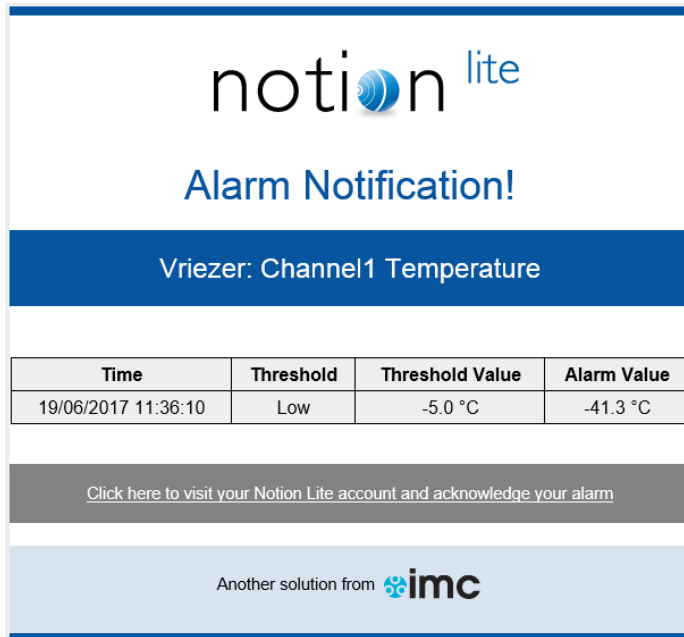

Om de alarmering uit het systeem te halen moet u inloggen op uw Notion Lite account, hiervoor gaat u naar de volgende website: <https://notionlite.com>

Na het inloggen ziet u een overzicht van uw zenders met minimaal één alarmering, deze wordt weergegeven als een rode bel met een uitroepteken.

Sensor Name	Data	Alarm	Live Data	Door Alarm	Battery Level	Audit	Report
Omgeving en deur vriezer			22.0 °C				
Vriezer			-41.3 °C				
Koelkast			9.0 °C				

Klik op het icoontje van de rode bel en u krijgt het volgende scherm:

Vriezer Alarms

Channel	Threshold	From	To	Worst Value	Acknowledged	
1: Temperature	Low - -5 °C	19 Jun 2017 11:36		-41.3 °C @ 19 Jun 2017 11:36	<input type="checkbox"/>	Acknowledge

[← Back](#) [Acknowledge All Alarms →](#)

Klik vervolgens op Acknowledge (helemaal rechts in de tabel) en je krijgt het volgende scherm:

Acknowledge Alarm

Transmitter Name

Source

Threshold

From

To

Worst



















Alarm Cause

View List

Acknowledge

Op bovenstaand scherm staan de specificaties van het alarm, in het onderste veld kunt u nog aangeven waardoor het alarm is ontstaan. Veel voorkomende situaties waardoor een alarm af gaat zijn deuren die open staan, stringen in het koelsysteem en uitvallen van koelapparatuur.

Nadat u nogmaals op Acknowledge hebt geklikt heeft de bel een gele kleur. Dit betekent dat er een alarm is geweest en dat dit alarm is gezien. Pas als er nieuwe data binnenkomt van de zender die wel overeenkomt met de waarden zal de bel weer groen kleuren.

Sensor Name	Data	Alarm	Live Data	Door Alarm	Battery Level	Audit	Report
Omgeving en deur vriezer			22.0 °C				
Vriezer			-41.3 °C				
Koelkast			9.0 °C				

Nieuwe voucher code invoeren

De voucher is een jaar geldig, u krijgt op tijd een melding dat u een nieuwe moet aanschaffen. Deze kunt u invullen via Settings > account > scroll naar onderen totdat u op '[Manage Subscription](#)' kunt klikken (zie hieronder)

Subscription

[Manage Subscription](#)

Plus VAT (20%)

Zodra u daar op klikt krijgt u het volgende scherm.

Account Status

Next Payment Amount

[Change Subscription](#)

Plus VAT (20%)

Bij '[Change Subscription](#)' kunt u de nieuwe voucher code invoeren.

Klik tot slot op de grote blauwe knop 'Update Payment Details' om alle nieuwe gegevens op te slaan.